



# ALS Solutions - Analyysitilaukset

ALS Solutions -palvelussa tehdyt analyysitilaukset siirtyvät suoraan ALS:n laboratoriojärjestelmään. Pääset **Analyysitilaukset** -sivulle:

- Vasemman reunan valikosta *WebTrieve - Analyysitilaukset*
- Etusivun *Analyysitilaukset* -kuvakkeesta.

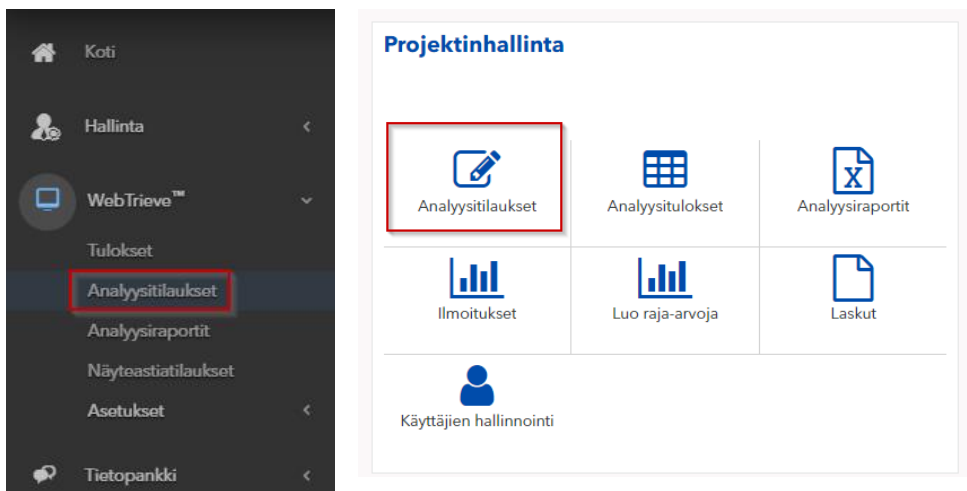

Näet kaikki aikaisemmin luodut tilaukset päänäkymässä. Voit luoda uuden analyysitilauksen plussapainikkeesta tai kopioida aikaisemman tilauksen valitsemalla toimintavalikosta *Kopioi*. Jos aikaisemmin luotua tilausta ei ole vielä lähetetty (tilauksen *Tila* on Uusi), voit myös muokata tilausta.

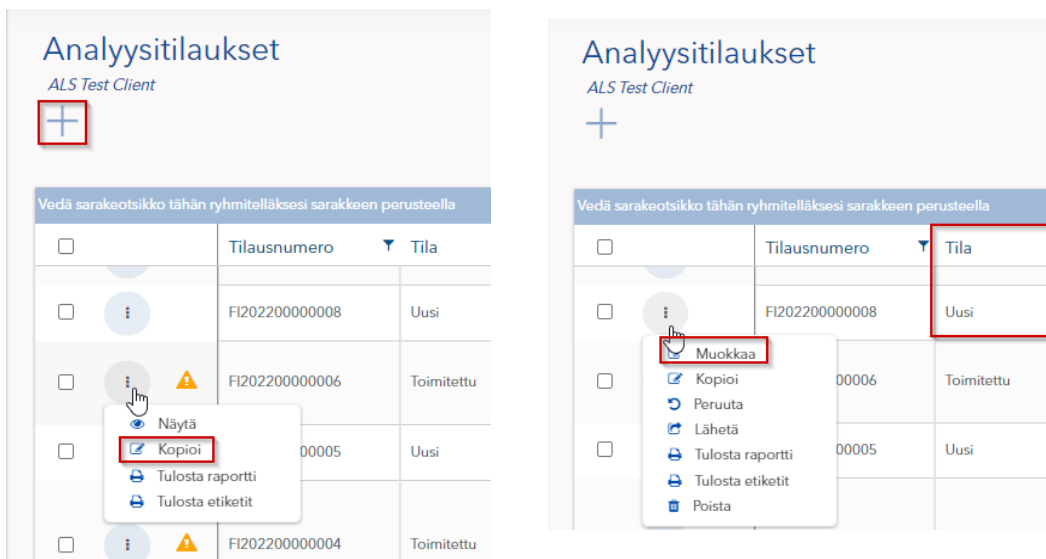



Valitse toimipiste ja haluatko kirjata tilauksen käyttäen tyhjää pohjaa (Tyhjä) vai käyttäen tallennettua tilauspohjaa (Käytä tilauksen pohjaa) ja paina *Seuraava*. Tilaus sisältää kolme osaa:

- Otsikko (tilauksen tiedot)
- Näytteet (näytetiedot)
- Analyysit (valitut analyysipaketit).

## Tilauksen tiedot

- Kaikki kentät, joiden alla lukee *Vaaditaan lähettämiseen* ovat pakollisia tietoja.
- Jos tilauksen yhteyshenkilö ei löydy valmiina vetovalikosta, lisää tieto *Lisätietoa laboratoriolle koskien tilausta* -kenttään. Nimi lisätään listaan automaattisesti, kun tilaus on kirjattu ALS:n laboratoriojärjestelmään.
- Jos oikeaa projektia ei löydy valmiina vetovalikosta, lisää tieto *Muu projekti* -kenttään. Uusi projekti lisätään listaan automaattisesti, kun tilaus on kirjattu ALS:n laboratoriojärjestelmään.
- Tarjousnumero on pakollinen tieto ja se vaaditaan tilauksen luomiseen. Jos tarjousnumero puuttuu listalta, ota yhteyttä ALS:n asiakaspalveluun.

Muokkaa

Tilaus

### Otsikko

Asiakas

ALS Test Client

Yhteyshenkilö

Sarita Naukkarinen

x v

Asiakkaan toimipiste

Helsinki

Projekti

MDD test 1

x v

Muu projekti (jos ei löydy valmiina vetovalikosta)

Ostotilausnumero/viite

123456

Tarjousnumero

OF210864

x v

Näytteenottaja (nimi ja sähköpostiosoite)

Tiina Testaaja

Raportin muut vastaanottajat (sähköpostiosoitteet)

sarita.naukkarinen@alsglobal.com

Vastaanottolaboratorio

Helsinki

Vaaditaan lähettämiseen

Näytteiden arviointi saapumispäivä

05-04-2022

Tulosten raportointi (valitse valkosta)

Normaaliakataulu (ei alustavia tuloksia, tulokset raportoidaan kaikkien analyysien valmistu...

Vaaditaan lähettämiseen

Lisätietoa laboratoriolle koskien tilausta

Molemille näytteille tehdään kaksinkertainen Florisil-puhdistus

Tilausnumero

FI202200000046

Tila

Uusi


Lähetyspäivä

Tilauksen tekijä



## Näytteet ja analyysit

1. Lisää näytteitä plussapainikkeesta. Jos tilauksessa on vain yksi näyte, valitse *Näyte*, muussa tapauksessa valitse *Useita näytteitä*.

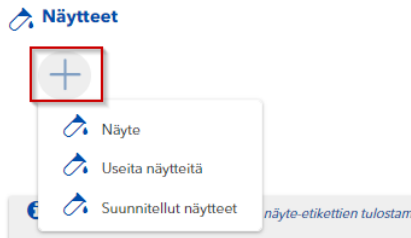

2. Lisää avautuvalla sivulla näytteiden lukumäärä ja näytematriisi. Voit suodattaa näytematriiseja vapaan haun avulla. Yritä valita mahdollisimman spesifinen näytematriisi, esim. MAA/SEDIMENTTI pelkän MAA sijaan.

3. Lisää analyysit plussapainikkeesta. Voit hakea analyyseja vapaalla haulla ja katsoa lisätietoa analyyseista painamalla info-kuvaketta analyysin vierestä. Valitse halutut analyysit ja paina *Lisää* ja lopuksi *Tallenna*.



4. Avautuvassa taulukossa voit muokata näytenimiä/kuvauksia, näytteenottopäivää ja lisätä lisätietoa näytteistä (esim. puhtausasteen). Jos analyysi ei löydy valitulta tarjouksesta, analyysi ei myöskään löydy analyysihauasta. Lisää tarvittaessa puuttuva analyysi kirjoittamalla se *Tilatut lisäanalyysit (ei löydy tarjouksesta)* -kenttään. Oikean reunan nuolinäppäimestä voit piilottaa analyysinäkymän, jotta pystyt muokkaamaan näytetietoja helpommin.

Näytteenro	Näytenimi	Näytekuvaus	Näytematriisi	Näytteenottopvm	Lisätietoa näytteestä (esim. puhtausaste)	Tilatut lisäanalyysit (ei löydy tarjouksesta)
1	Sedimentti 1	0-1 m	MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022 11:00	Likainen	Rikki-rautasuhde
2	Sedimentti 2	1-3 m	MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022 11:00	Puhdas	
3	Sedimentti 3	5 m	MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022 11:00		
4	Sedimentti 4	2-3 m	MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022 11:00		
5	Sedimentti 5	4-5 m	MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022 11:00		

5. Näytekohtaisesta toimintavalikosta voit kopioida tai poistaa näytteen tai valita/poistaa kaikki analyysit kerralla näytteelle.

Näytteenro	Näytenimi
1	Sedimentti 1

- Muokkaa
- Kopioi
- Tulosta etiketit
- Poista
- Valitse kaikki analyysit
- Poista kaikki analyysit

6. Plussapainikkeesta voit vielä lisätä uusia analyyseja. Jokaisen analyysin toimintavalikosta (kolme pystysuoraa pistettä) voit esim. poistaa analyysin tai valita sen kaikille näytteille.

Näyte	Näytenimi	Näytekuvaus	Näytematriisi	Näytteenottopvm	Lisätietoa näytteestä
11	Sedimentti 1	0-1 m	MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022	Likainen
12	Sedimentti 2	1-3 m	MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022	Puhdas
13	Sedimentti 3	5 m	MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022	
14			MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022	
15			MAA/SEDIMENTTI	04-04-2022	

- Poista
- Näytä tiedot
- Valitse kaikki näytteet
- Poista valinnat kaikilta näytteiltä

7. Lopuksi paina *Tallenna - Tallenna ja lähetä*, jolloin tilaus lähetetään ALS:lle. Voit myös tallentaa tilauksen myöhempää muokkausta varten.





8. Kun tilaus on lähetetty, sen Tila muuttuu Toimitettu. Voit tulostaa tilauksen yhteenvedon toimintavalikosta (Tulosta raportti) ja lähettää ALS:lle yhdessä näytteiden kanssa. Jos et halua tulostaa tilausta, voit myös kirjoittaa tilauksen tiedot paperilapulle (joko pelkkä tilausnumero tai yritys, yhteyshenkilö sis. yhteystiedot ja projekti), jotta ALS:n vastaanotto osaa yhdistää saapuvat näytteet tehtyyn tilaukseen.

Analyysitilaukset  
ALS Test Client

Vedä sarakeotsikko tähän ryhmitelläksesi sarakkeen perusteella

	Tilausnumero	Tila	
<input type="checkbox"/>	FI202200000048	Toimitettu	M
<input type="checkbox"/>	00047	Toimitettu	T C

- Näytä
- Kopioi
- Tulosta raportti**
- Tulosta etiketit

## Muokkaa tilausnäkyä

Voit muokata **Analyysitilaukset** -näkyä samalla tavalla kuin **Tulokset** -näkyä.

**Järjestele sarakkeita:** voit siirtää sarakkeita haluamaasi järjestykseen – klikkaa sarakkeen otsikkoa ja pidä hiiren painiketta pohjassa samalla kun vedät sarakkeen haluamaasi kohtaan.


Analyysitilaukset  
ALS Test Client

Vedä sarakeotsikko tähän ryhmitelläksesi sarakkeen perusteella

	Tilausnumero	Projektit	Projektit	Muu projekti (...)
<input type="checkbox"/>	FI202200000052	Tila		Vesan testi
<input type="checkbox"/>	FI202200000051	Toimitettu	MDD test 1	
<input type="checkbox"/>	FI202200000048	Toimitettu	MDD test 1	

**Lajittele:** sarakkeet voidaan järjestää aakkosittain/numerojärjestykseen klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

**Lisää tai poista sarakkeita:** voit lisätä tai poistaa sarakkeita valitsemalla *Valitse näytettävät sarakkeet* oikean yläreunan toimintovalikosta (kolme pystysuoraa pistettä).

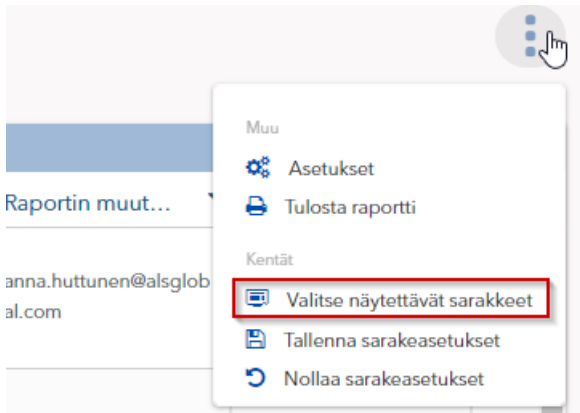

### Valitse näytettävät sarakkeet

Kenttä	Näytä
▼ Tilaus	
Tilausnumero	<input checked="" type="checkbox"/>
Tila	<input checked="" type="checkbox"/>
Lähetyspäivä	<input checked="" type="checkbox"/>
Vastaanottolaboratorio	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiakas	<input type="checkbox"/>
Asiakkaan toimipiste	<input type="checkbox"/>
Projekti	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjousnumero	<input checked="" type="checkbox"/>
Yhteyshenkilö	<input checked="" type="checkbox"/>
Tulosten raportointi (valitse valikosta)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pyydetty raportointipäivä (päivämäärä)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pyydetty analyysiaika työpäivissä	<input checked="" type="checkbox"/>
Ostotilausnumero/viite	<input checked="" type="checkbox"/>

Sulje Hyväksy Tallenna

Mikäli haluat tallentaa näkymään tekemäsi sarakemuutokset seuraavaa kertaa varten, valitse *Tallenna sarakeasetukset*. Samasta valikosta voit myös *Nollata sarakeasetukset* palauttaaksesi oletusasetukset.

